

儀器照片			
儀器中文名稱	流式細胞分析儀	儀器英文名稱	
儀器廠牌型號	1. 型號：BD Accuri™ C6 Plus。 2. 廠牌/製造國：BD/新加坡。	購置年限	3 個月
放置地點	貴重及精密儀器中心一		
儀器功能	1. Optics-光學系統：Laser 1:488nm，Laser 2:640nm 2. 接收光源 Emission Detection: 含 4 個螢光光源接收器，FL1：533/30 nm (eg,FITC/GFP)、FL2:585/40 nm (eg,PE/PI)、FL3:>670 nm (eg, PerCP,PerCP-Cy5.5,PE-Cy™)、FL4:675/25 nm(eg,APC)		
重要規格	1. Analyzer 分析儀主機 Optics -光學系統 Laser Excitation Laser 1: 488 nm Laser 2: 640 nm Emission Detection 4 colors, user-changeable optical filters Standard set installed: ◇ FL1 533/30 nm (eg, FITC/GFP) ◇ FL2 585/40 nm (eg, PE/PI) ◇ FL3 > 670 nm (eg, PerCP, PerCP-Cy5.5, PE-Cy™) ◇ FL4 675/25 nm(eg, APC) 2. Data Management 數據處理 電腦主機螢幕一台 Operating System		
申請使用條件	<input type="checkbox"/> 1. 需具備使用執照 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 需完成儀器操作訓練..... <u> 4 </u> 小時 <input type="checkbox"/> 3. 需經儀器保管人確認申請者之儀器操作技術..... <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 4. 其他：(請說明) _____		
儀器負責人	姓名	戴國峯	
	連絡電話	03-8572158 轉 2474	

注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 常規的儀器啟動時間大約需要 13 分鐘。2. 關閉細胞儀電源時，會自動執行清潔流體學系統循環。此循環大約需要 13 分鐘的時間。3. Interrupt Plate：會完成當下的數據收集在停止。如果再按 Autorun 會從停止的 well 重新收樣。4. Abort Well：會馬上停止數據收集，如果再按 Autorun 會是從下一個 well 開始收樣。如果要重收停止的那個 well 要回到 Manual Collect 手動重新上樣。
-------------	--